

採水手順 PFOS・PFOA・PFHxS 採水容器

商品コード : 1301/1302/1303/1304/1305
1350/1351/1352/1353/1354



【採水容器内訳】

1000mL 洗浄済みポリ容器 ×1本

採水前によく手洗い、必要に応じて採水器具（バケツ, 漏斗, ひしゃく等）で採取してください。採取器具は採取現場にて十分な共洗いを実施するようお願いします。

《注意点》

採取器具については、テフロン等のフッ素樹脂の器具は使用しないようお願いします。

◎容器は一度採取する水で内部を軽く洗い流し（共洗い）、容器の首元まで、採水して蓋をしっかりと閉めてください。

◎採水後、速やかに返送できない場合は、暗所にて冷蔵保管してください。



※採取した容器類は、お送りに使用した梱包箱に入れ同封の返送伝票（ヤマト運輸・着払い）にて返送ください。

日本水処理工業オンラインラボ

